



Dieses Sterilisiergerät bietet eine sichere, effektive und bequeme Methode für die Sterilisierung Ihrer chirurgischen Instrumente vor der Operation oder Gewebekultur. Ohne die Verwendung von gefährlichen Gasen, Flammen oder Chemikalien können Sie sicherstellen, dass Ihre Instrumente frei von Krankheitserregern und Mikrobenverseuchung sind. Die Perlen erhitzen sich innerhalb von 15-20 Minuten auf 240°C bis 270°C (464°F bis 518°F) , danach ist das Sterilisiergerät einsatzbereit. Die Temperatur wird thermostatisch aufrechterhalten und das Gerät kann den ganzen Tag lang eingeschaltet bleiben. Die Instrumente müssen ungefähr 20 Sekunden mit den Perlen in Kontakt sein, dann ist eine vollständige Sterilisation erreicht. Das Sterilisiergerät kann sicher verwendet werden, sogar bei laminaren Strömungshauben.

Allgemein

Produktnummer	18000-45
Kategorie	Instrument Care > Sterilization
EAN	7612345006789



Finde 18000-45 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	1770 g	Nettogewicht	1530 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Various		
Dimensionstext	14.5 x 12.5 x 13.5		
Welldepth	8 cm		
Welldiameter	4 cm		
Wellvolume	100 ml		