



Hot Bead Sterilizer - 14cm Well



Dieses Sterilisiergerät bietet eine sichere, effektive und bequeme Methode für die Sterilisierung Ihrer chirurgischen Instrumente vor der Operation oder Gewebekultur. Ohne die Verwendung von gefährlichen Gasen, Flammen oder Chemikalien können Sie sicherstellen, dass Ihre Instrumente frei von Krankheitserregern und Mikrobenverseuchung sind. Die Perlen erhitzen sich innerhalb von 15-20 Minuten auf 240°C bis 270°C (464°F bis 518°F) und dann ist das Sterilisiergerät einsatzbereit. Die Temperatur wird thermostatisch aufrechterhalten und das Gerät kann den ganzen Tag lang eingeschaltet bleiben. Die Instrumente müssen ungefähr 20 Sekunden mit den Perlen in Kontakt sein, dann ist eine vollständige Sterilisation erreicht. Das Sterilisiergerät kann sicher verwendet werden, sogar bei laminaren Strömungshauben.

Allgemein

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Produktnummer | 18000-50                        |
| Kategorie     | Instrument Care > Sterilization |
| EAN           | 4251909506148                   |



Finde 18000-50 auf [finescience.com](https://finescience.com)

Technische Informationen

|                     |                    |              |        |
|---------------------|--------------------|--------------|--------|
| Versandgewicht      | 2450 g             | Nettogewicht | 2070 g |
| Paketgröße          | 1 Pc.              | Maßeinheit   | EA     |
| Mindestbestellmenge | 1                  |              |        |
| Alloymaterial       | Various            |              |        |
| Dimensionstext      | 20.5 x 12.5 x 13.5 |              |        |
| Welldepth           | 14 cm              |              |        |
| Welldiameter        | 4 cm               |              |        |
| Wellvolume          | 175 ml             |              |        |